

キャッチXylene

キシレン吸着剤



箱
タイプ

置き場所、
自由自在！
(置く・貼る・吊るす)
交換簡単！リユース
可能なケース

マルチ
タイプ



左：本体 右：マルチケース

特殊吸着剤がキシレンをキャッチして逃しません!!

特 長

置くだけでキシレンを吸着し、
濃度を軽減します。

使用例

キシレンの濃度、暴露が気になる
ところに設置して下さい。

- ・キシレンの試薬槽付近
- ・包埋装置・封入機付近
- ・封入後のスライドマッペ付近



キシレンが周囲に
拡散しないように
フードなどの閉鎖
空間にキシレン槽
を入れ、キャッチ
キシレンを併用すると
翌日の作業開始時
の濃度も低下し、
作業者だけでなく
周辺の人への暴露
も減少します。


【キシレンの吸着効果試験】

《試験条件》

36Lのグローブボックス内でキシレンを蒸発させ一定濃度を作り
製品使用時と製品不使用時のキシレン濃度を比較した。

製品使用時には200ppmの濃度が30分で13ppmに低下し、24時間
間で検出限界以下を確認した。

《試験結果》

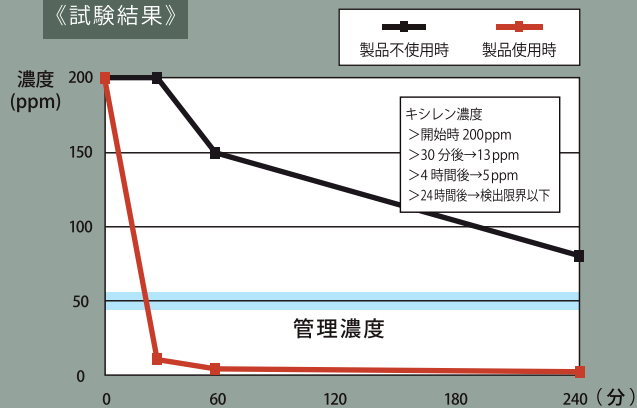

	0	30	60	240	1440 (分)
キャッチキシレン無	200	200	150	80	50
キャッチキシレン有	200	13	10	※5	検出限界以下

※キシレンのにおいの認知閾値は0.5ppm、管理濃度(50ppm)以下でもにおいはなくなりません。

保管方法：本品はアルミチャック袋に入っています。袋を開封しない
まま保管して下さい。

有効期間：環境により異なりますが、開封後3ヶ月が目安です。

廃棄方法：使用後は本品を梱包していたアルミチャック袋に入れ、
産業廃棄物(不燃物)として処分して下さい。

外 袋：プラスチック(PE, M, PET) 内 袋：不織布

ケース：プラ(マルチケース)

内容物：天然物(固体)50g

商品コード	商品名	外寸法	包装単位
310-300-1	キャッチキシレン	14.8×2.5×10.5cm	5個
310-300-2	箱タイプ		10個
310-303-1	キャッチキシレン	10.5×2.5×15.5cm	5個 (本体5個 マルチケース2個)
310-304-1	マルチタイプ		10個 (本体10個 マルチケース4個)

仕様は予告無く変更される場合があります。

発売元

株式会社 ファルマ

東京営業所
〒151-0065 東京都渋谷区大山町36-7
TEL 03(6407)2570 FAX 03(3465)0300
大阪営業所
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-3
TEL 06(6397)2411 FAX 06(6397)2852
<http://www.falma.co.jp>

FALMA